



*Voorstel van presentatie*

**MADE IN BELGIUM**

FETON INTERNATIONAL SRL

# GEBRUIKSAANWIJZING GEVENTILEERDE WARMTEKAST



Rue de la Croix du Maieur, 8 - 7110 Strépy-Bracquegnies - Belgium  
Tel : +32-2-420 52 00 / contact@feton.com  
TVA BE 0674 542 750 / ING BE07-3630665252-66 / BIC : BBRUBEBB





## FETON International SRL

 **Rue de la Croix du Maïeur, 8  
7110 Strépy-Bracquegnies.  
Belgium**

 **Tel : +32-2-420 52 00**  
 **contact@feton.com**

---

BTW BE 0674 542 750  
ING BE07-3630665252-66  
BIC : BBRUBEBB

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	5
<b>2</b>	GEBRUIKSOVEREENSTEMMING.....	6
<b>3</b>	WERKING / BEDIENING.....	6
<b>4</b>	WERKINGSWIJZE.....	8
<b>5</b>	REINIGING EN ONDERHOUD.....	9
<b>6</b>	TECHNISCHE KENMERKEN.....	10
<b>7</b>	NORMEN EN WETTELIJKE BEPALINGEN....	11
<b>8</b>	VERWIJDERING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL.....	11
<b>9</b>	GARANTIE.....	12
<b>10</b>	ELEKTRISCH SCHEMA.....	13

*Gefeliciteerd met de aanschaf van dit hoogwaardige apparaat. U heeft gekozen voor een apparaat dat de beste technische kwaliteiten combineert met een groot gebruiksgemak. Wij wensen u veel tevredenheid toe.*

## 1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Volg deze instructies zorgvuldig op om het risico van brand, elektrische schokken, brandwonden of ander letsel en schade te voorkomen. Bij het gebruik van dit apparaat moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, zoals :

*Bewaar de gebruiksaanwijzing altijd bij het apparaat.*

Installeer het apparaat altijd volgens de voorschriften:

- Houd een **minimale afstand van 10 cm** tot de muur of scheidingswand.
- Om een veilige installatie en een goede werking te garanderen, moet de kast aan de muur worden bevestigd **met het meegeleverde bevestigingssysteem**.

*Het meegeleverde bevestigingssysteem is ontworpen om automatisch een afstand van 10 cm tussen de achterkant van het apparaat en de muur te behouden. Deze afstand is essentieel om een optimale ventilatie te garanderen en elk risico op oververhitting te voorkomen. (zie 4. werking / bediening)*

- Het wordt aanbevolen om het apparaat direct op een vlakke vloer te plaatsen en niet op een meubelstuk of ander oppervlak.
- Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, vorst en vocht.
- Bedek het apparaat niet.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en hulpbehoevenden zonder toezicht.
- Verplaats het apparaat nooit tijdens gebruik.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u het aansluit of loskoppelt.
- Raak de hete oppervlakken van het apparaat niet aan. De oppervlakken kunnen zeer heet worden tijdens gebruik.
- Gebruik altijd de bedieningsknoppen en handgrepen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het bedoelde doel.
- Laat het netsnoer niet in contact komen met hete oppervlakken.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van brandbare materialen.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het apparaat niet worden geblokkeerd tijdens gebruik.
- Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen. **Gebruik het apparaat niet totdat het is gerepareerd.**
- Laat reparaties alleen uitvoeren door een gekwalificeerd persoon.
- Schakel het apparaat na gebruik uit. Laat het apparaat afkoelen voordat u het loskoppelt en reinigt.

## INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Een geventileerde warmtekast
- Vier verstelbare poten
- Een paar hittebestendige handschoenen
- Deze handleiding
- Bevestigingssysteem

## 2 GEBRUIKSOVEREENSTEMMING :

Gebruik het apparaat voor het drogen van de onderdelen van de capsulevuller en de bijbehorende accessoires (lader, stamper, ...).

Compatibel met alle Feton-capsulevullers (ref.: CP60, FMT100, FMT120, FMT120DB CAPS, FMT200, FMT300, FMT400, UNIVERSAL120 & UNIVERSAL400) en andere.

## 3 WERKING / BEDIENING :

### a) Installatie/Montage :



- Pak het apparaat zorgvuldig uit.

*Als het apparaat na het uitpakken beschadigd blijkt door het transport, stel het dan niet in werking.  
Neem onmiddellijk contact op met de klantendienst.*

- Plaats het apparaat op een vlakke vloer en niet op een meubelstuk of ander oppervlak.
- Stel indien nodig de verstelbare poten af.  
**Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het apparaat stabiel staat.**
- Plaats het apparaat zodanig dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
- Bevestig de kast **aan de muur met het meegeleverde bevestigingssysteem.**
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van een muur of scheidingswand van brandbaar materiaal, zelfs niet als het goed geïsoleerd is.
- Houd een **minimale afstand van 10 cm** tot de achterwand of muur.

*Het meegeleverde bevestigingssysteem is ontworpen om automatisch een afstand van 10 cm tussen de achterkant van het apparaat en de muur te behouden. **Deze afstand is essentieel om een optimale ventilatie te garanderen en elk risico op oververhitting te voorkomen.***



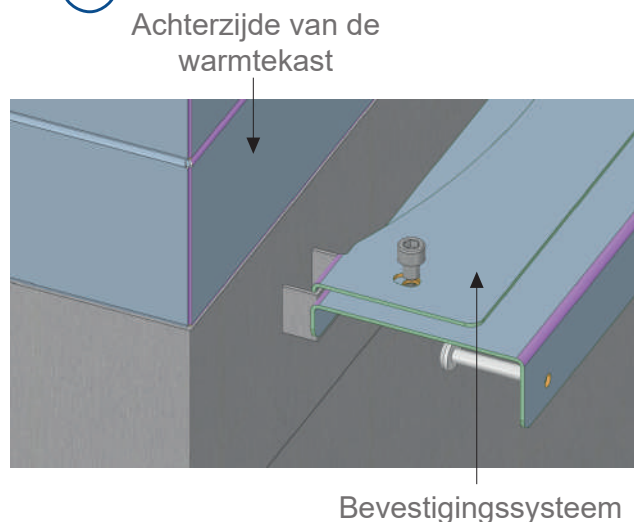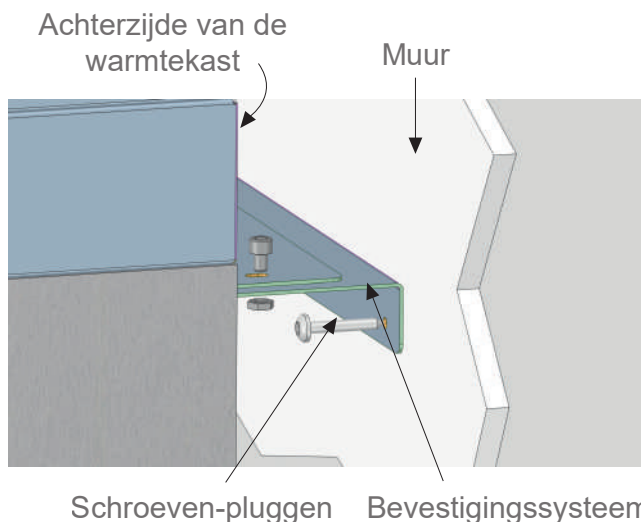

## b) Eerste ingebruikname

### Eerste reiniging

Reinig het apparaat en de accessoires vóór het eerste gebruik. (zie 6 Reiniging)

Bij de eerste ingebruikname kan een lichte geur vrijkomen door productieresten. Het wordt aanbevolen om het apparaat enkele cycli van  $\pm 20$  minuten leeg te laten draaien om deze geuren te verwijderen voordat u het normaal gebruikt.

### Aansluiten van het apparaat

- Controleer of de spanning en frequentie van het elektriciteitsnet overeenkomen met de waarden op het typeplaatje.
- Controleer altijd of het netsnoer of de stekker niet beschadigd is.
- Zorg ervoor dat de bedieningsknop op 0 staat.
- Rol het netsnoer volledig uit en sluit het aan op een geaard stopcontact.
- Het apparaat is aangesloten.

**NB: Als het apparaat wordt aangesloten op een stopcontact zonder aardleiding of rechtstreeks op het elektriciteitsnet, laat de aansluiting dan uitvoeren door een gekwalificeerd persoon.**

## c) Gebruik van het apparaat :

### Bedieningselementen en display :

Bediening/Display	Functie
Thermostaat/schakelaar (nr. 3 op de foto)	Inschakelen van het apparaat en instellen van de temperatuur
Groen controlelampje (nr. 1 op de foto)	Apparaat ingeschakeld (controlelampje brandt)
Oranje controlelampje (nr. 2 op de foto)	Opwarmen (controlelampje brandt) Gewenste temperatuur bereikt (controlelampje uit)

### Ingebruikname :

Draai de thermostaatknop (nr. 3 op de foto) naar de gewenste stand, het groene controlelampje (nr. 1 op de foto) gaat branden en het apparaat is in werking. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, gaat het oranje thermostatische controlelampje (nr. 2 op de foto) uit, waarna u het apparaat kunt gebruiken.

### Temperatuurinstelling :

Stel de temperatuur in door de thermostaat (nr. 3 op de foto) op de gewenste temperatuur te zetten. (zie 3. Werkingswijze)

### Uitschakelen van het apparaat :

1. Zet de thermostaat (nr. 3 op de foto) op 0: het controlelampje gaat uit en het apparaat is volledig uitgeschakeld.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomtoevoer uit.
4. Reinig het apparaat. (zie 6. Reiniging)

### d) Storing/Reparatie :

In geval van een storing of een beschadigd onderdeel, neem contact op met onze klantendienst en laat alle technische handelingen uitvoeren door een gekwalificeerd persoon.


Wanneer u contact opneemt met de onderhoudsdienst van uw distributeur, geef dan de volledige referentie van uw apparaat door (handelsbenaming, type en serienummer). Deze informatie vindt u op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat.


## 4 WERKINGSWIJZE :

Deze geventileerde warmtekast is ideaal voor het drogen van Feton-materiaal. Ze is uitgerust met een dubbele isolatie van de wanden en het dak, een deur met magnetische sluiting en verstelbare poten. Het bovenste gedeelte bevat 3 opbergvakken en een bovenblad dat ruimte biedt om materiaal neer te zetten.

Om uw geventileerde warmtekast in te schakelen, draait u eenvoudig de thermostaatknop (nr. 3 op de foto) naar de gewenste stand. Het groene controlelampje (nr. 1 op de foto) gaat branden en de ventilatormotor start. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, gaat het thermostatische controlelampje (nr. 2 op de foto) uit, waarna u het apparaat kunt gebruiken.  
**(Plan de opstarttijd in: voorverwarmen duurt enige tijd en is verplicht).**

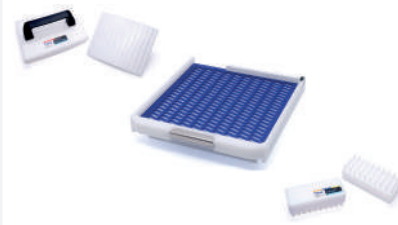

Temperatuur	Artikel	Materiaal	Foto's
<b>Ter indicatie: Lader op 50°-60°: tussen 20 en 30 minuten droogtijd</b>			
50 ° c	Lader, stamper, serial closer, ...	POM PMMA Of elk ander kunststof indien geen Feton-apparaat*	

<b>Ter indicatie: Onderplaat op 110°-120°: tussen 10 en 15 minuten droogtijd</b>			
100 ° c	Bovenste plaat	Geanodiseerd aluminium	
	Onderplaat Vulplaat Afstandsplaat	Acier inoxydbale 316 Of elk ander metaal indien geen Feton-apparaat*	

## 5 REINIGING EN ONDERHOUD

### Haal de stekker uit het stopcontact.

- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u technische handelingen uitvoert of het schoonmaakt.
- Reinig regelmatig de buitenwanden van uw apparaat met een vochtige doek.
- Reinig het apparaat nooit onder een waterstraal, aangezien binnendringend water het onherstelbaar kan beschadigen.
- Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- Bij langdurig niet-gebruik raden wij sterk aan het apparaat op een droge plaats te bewaren, beschermd tegen vocht.

## 6 TECHNISCHE KENMERKEN (EUROPA)

<b>Model</b>	16062VC
<b>Externe afmetingen</b>	B 425 x D 460 x H 1185mm
<b>Afmetingen van de laden :</b>	Kleine lade B 340 x D 260 x H 200mm Grote lade B 340 x D 260 x H 440mm
<b>Maximale belasting per lade</b>	15 kg
<b>Netto gewicht</b>	48,8 kg
<b>Brutogewicht (inclusief verpakking)</b>	80 kg
<b>Vermogen</b>	1500 W
<b>Aantal elementen</b>	1
<b>Ampère</b>	6.5 A
<b>Voltage</b>	220-240 V ~

<b>Kleuraanduiding van de draden</b>	
<b>Phase</b>	Bruin of zwart of grijs
<b>Neutraal</b>	Blauw
<b>Aarde</b>	Geel

## 7 NORMEN EN WETTELIJKE BEPALINGEN

Het apparaat voldoet aan de volgende normen :

IEC/EN 60335-1  
EN 55014-1 + 55014-2  
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

## 8 VERWIJDERING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL

Het apparaat voldoet aan de volgende normen :

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021  
2002/95/CE (ROHS)  
2066/95 CE  
2004/108 CE



Gooi het apparaat niet weg met het huishoudelijk afval.

Het apparaat moet worden ingeleverd bij een recyclingcentrum voor elektrische apparatuur.

De materialen van het apparaat zijn namelijk herbruikbaar. Door elektrisch en elektronisch afval op de juiste manier weg te gooien, draagt u aanzienlijk bij aan de bescherming van het milieu door recycling en andere vormen van hergebruik van GEBRUIKTE apparatuur te ondersteunen.

## 9 GARANTIE

### Garantievoorwaarden

De garantie die van toepassing is op elk apparaat, is de commerciële garantie van de distributeur of verkoper. Neem contact op met de leverancier waar u het apparaat heeft gekocht om de exacte garantievoorwaarden te kennen.

De garantie geeft geen recht op schadevergoeding.

De onderstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de wettelijke garantie voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot gebreken en verborgen gebreken.

### Uitsluitingsclausules van de garantie

Slechte installatie en slecht onderhoud, vooral als deze niet voldoen aan de huidige regelgeving of de instructies in deze gebruikers handleiding.


Reparaties die nodig zijn door verkeerde bediening, onoordeelkundig gebruik, nalatigheid of overbelasting van het apparaat, evenals schade veroorzaakt door spanningsschommelingen, overspanning of defecte installaties, vallen niet onder de garantie.

Schade door stoten of weersomstandigheden wordt niet gedekt door de garantie.

Het materiaal wordt vervoerd op risico van de gebruiker; bij levering door een transporteur moet de ontvanger eventuele voorbehouden kenbaar maken aan de transporteur vóór de levering van het apparaat.

De garantie vervalt bij interventie, reparatie of wijziging door niet-gekwalificeerde personen, of bij gebruik voor ongeschikte doeleinden.

**10 ELEKTRISCH SCHEMA**

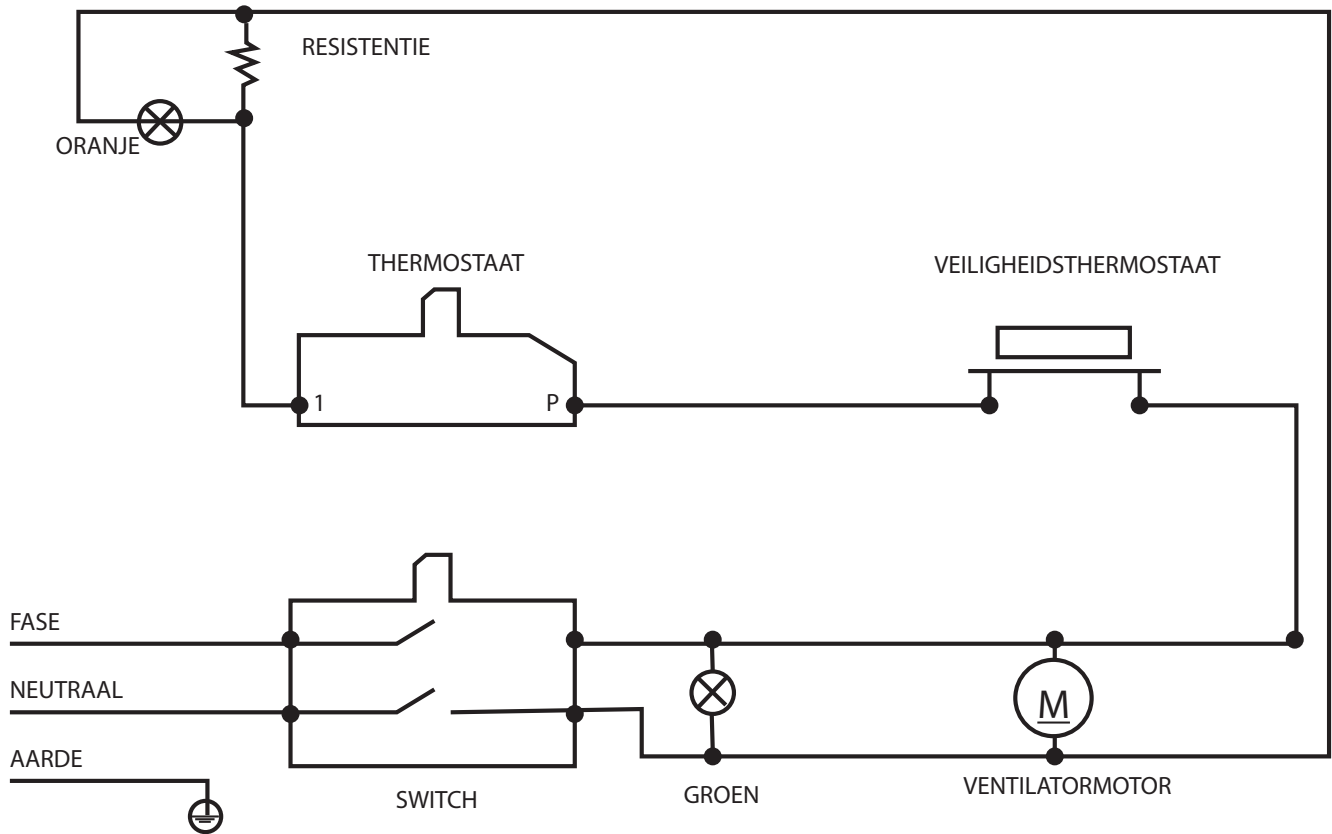

bedrading : **C02247**

**HVC 60 B GN**

Elektrisch schema

DT153

DATUM :  
04/05/2016

Ontworpen door :  
A.L.

Goedgekeurd  
door :  
S.Grenon

DATUM :  
01/09/2022

Indice  
B





